

Rengöring av elektroder / Cleaning of electrodes / Reinigung der Elektroden / Очистка электродов

PB-100

Ställ elektroden i lösningen i ca 1 timme.
Använd en liten borste eller tops för att få bort lösa partiklar.
Obs! Skölj noggrant

PB-100


Put the electrode into the solution for about 1 hour.
Use a small brush or "tops" to remove loose particles.
N.B. Rinse carefully!

PB-100:

Stellen Sie die Elektrode ca. 1 Stunde in die Lösung.
Verwenden Sie eine kleine Bürste oder ein Wattestäbchen,
um gelöste Partikel zu entfernen.
Achtung! Sorgfältig abspülen.

Электрод PB-100

Поместите электрод в раствор приблизительно на 1 час.
При помощи маленькой щётки или топса уберите
свободные частицы.
Внимание! Тщательно промойте электрод

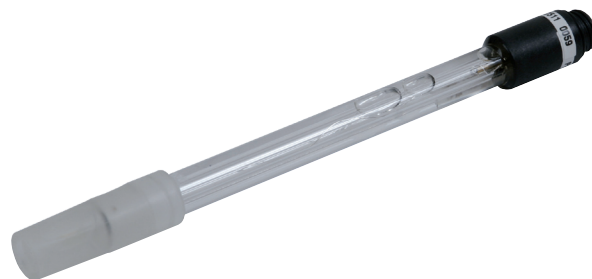

pH-/redoxelektrod

Späd ut lösningen med 4 delar vatten.
Låt elektroden stå i den utspädda lösningen
i ca 1 min. Rengör med en fuktad trasa.
Obs! Skölj noggrant

pH-/redox electrode

Dilute the solution by 4 portions of water.
Keep the electrode in the diluted solution for
about 1 minute. Clean with a soaked cloth.
N.B. Rinse carefully!

pH-/Redox-Elektroden:

Verdünnen Sie die Lösung mit 4 Teilen Wasser.
Lassen Sie die Elektrode ca. 1 Minute in der verdünnten Lösung stehen.
Säubern Sie sie mit einem feuchten Tuch.
Achtung! Sorgfältig abspülen.

Электрод pH-/редокс

Разведите раствор водой один к четырём (1:4).
Поместите электрод в разбавленный раствор на 1 мин.,
потрите влажной тряпочкой.
Внимание! Тщательно промойте электрод

